

Istruzioni per l'uso della bilancia analitica elettronica

- a) controllare che il piatto della bilancia sia ben pulito e che gli sportelli siano chiusi;
- b) premere il pulsante della tara affinché il lettore digitale indichi 0,0000 e attendere che la lettura si stabilizzi; qualora il lettore indicasse un valore diverso da 0,0000, premere di nuovo il pulsante della tara;
- c) porre il recipiente vuoto sul piattello e ripetere la taratura (il lettore digitale deve indicare 0,0000);
- d) estrarre dalla bilancia il recipiente e porlo su una superficie pulita (ad esempio un foglio di quaderno); introdurre una certa quantità di sostanza nel recipiente* e riportarlo sul piatto della bilancia;

***L'AGGIUNTA O LA SOTTRAZIONE DI SOSTANZA DAL RECIPIENTE DEVE ESSERE SEMPRE ESEGUITA FUORI DALLA BILANCIA PER NON COMPROMETTERNE L'INTEGRITA'**

- e) controllare il peso della sostanza; sulla base della quantità di sostanza pesata, aggiustare il peso, dopo aver estratto il recipiente dalla bilancia, aggiungendo o togliendo sostanza fino a raggiungere un valore compreso nell'intervallo desiderato;
- f) una volta raggiunto il peso desiderato, chiudere gli sportelli della bilancia, attendere la stabilizzazione dell'indicazione sul display e fare la lettura (da annotare sul quaderno!);
- g) togliere il recipiente con la sostanza dalla bilancia, controllare che il piattello sia pulito, chiudere gli sportelli e premere il pulsante della tara.