NUMERO BANCONE: 72

TITOLO: DOSAGGIO DELL'ACIDO FOSFORICO

PRINCIPIO DEL METODO: In questa esperienza viene utilizzato il metodo delle titolazioni acido-base. Si sfruttano diverse condizioni di titolazioni (acido forte con base forte), (base debole con acido forte), (acido debole con base forte). Scegliendo il più adatto indicatore che ci assicuri una migliore visibilità del punto di viraggio.

BREVE DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELL'ESPEIENZA: Viene usato un indicatore misto che è utilizzato quando la variazione del pH intorno al punto di equivalenza è troppo piccolo per avere una migliore precisione. In questo caso la sovrapposizione dell'indicatore e del suo colorante complementare fa si che il pH sia quello desiderato. Si ha colorazione neutra (grigia).

RISULTATI PARZIALI: PRIMO PROTONE: g(H3PO4) = 1.8594g; g(H3PO4) = 1.8888g; g(H3PO4) = 1.8594g. SECONDO PROTONE: g(H3PO4) = 2.033g; g(H3PO4) = 2.0138g; g(H3PO4) = 1.8839g.

MEDIA (DEVIAZIONE STANDARD): PRIMO PROTONE: g medio=1.8692g (deviazione)=0.017 SECONDO PROTONE: g medio =1.9769 g (deviazione)=0.0811

DATA INIZIO:10/11/2020

DATA FINE:10/11/2020